	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	
	Ligar o Fotodocumentador Chemidoc MP	POP N°015
	Data de Elaboração 11/01/16	Página 01 de 02

PROCEDIMENTO


1. Ligar o fotodocumentador ChemiDoc MP (o botão ON/OFF que está localizado no canto inferior direito do equipamento).



2. Ligar o computador.

3. Acessar o *login* "LAMEB".

4. Abrir o software ImageLab (o ícone localizado na área de trabalho).

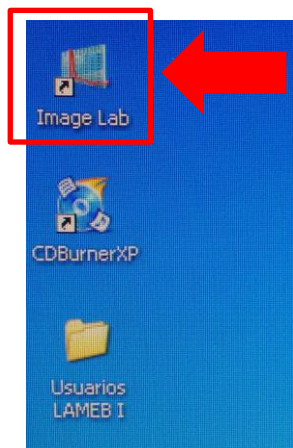

 <small>LABORATÓRIO MULTIUSUÁRIO DE ESTUDOS EM BIOLOGIA</small>	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	
	Ligar o Fotodocumentador Chemidoc MP	POP N°015
	Data de Elaboração 11/01/16	Página 02 de 02

5. Aguardar 15 minutos para estabilização do sistema de captura.

6. O equipamento está pronto para uso.

NATUREZA DAS ALTERAÇÕES		
REVISÃO		ALTERAÇÕES
NÚMERO	DATA	