


 <p>LABORATÓRIO MULTIUSUÁRIO DE ESTUDOS EM BIOLOGIA</p>	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	
	Desligar a Multileitora de Placas Infinite M200 Tecan	
	POP N°020	Página 01 de 02
	Data de Elaboração 19/01/16	

PROCEDIMENTO

1. Verificar se as portas de placa e cubetas estão fechadas.




2. Se o sistema de injeção foi utilizado, verificar se foi limpo adequadamente e se o injetor está corretamente encaixado.

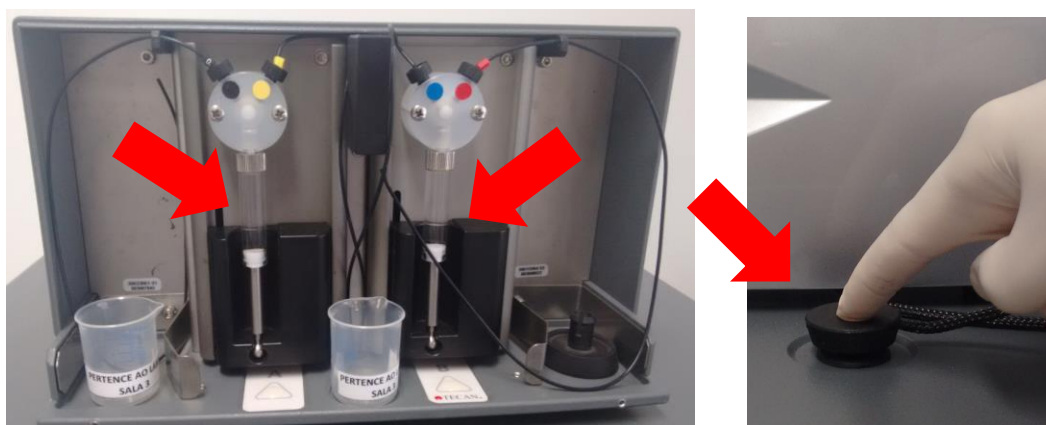

 <p>LABORATÓRIO MULTIUSUÁRIO DE ESTUDOS EM BIOLOGIA</p>	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	
	Desligar a Multileitora de Placas Infinite M200 Tecan	POP N°020
	Data de Elaboração 19/01/16	Página 01 de 02

3. Fechar o *software Magellan* para isso, clicar no botão *Exit Magellan*.

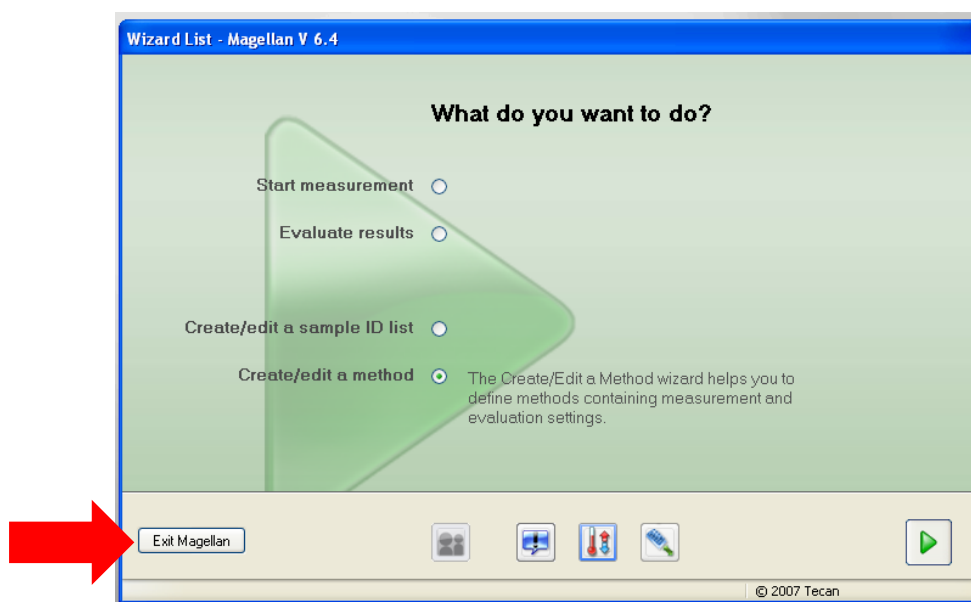

4. Desligar o computador.

5. Desligar o equipamento (o botão ON/OFF está localizado atrás do equipamento, no canto inferior esquerdo).

ATENÇÃO!

O nobreak que está conectado ao equipamento deve permanecer constantemente ligado.

NATUREZA DAS ALTERAÇÕES		
REVISÃO		ALTERAÇÕES
NÚMERO	DATA	