

 <p>LABORATÓRIO MULTIUSUÁRIO DE ESTUDOS EM BIOLOGIA</p>	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	
	Desligar a Multileitora SpectraMax Paradigm Molecular Devices	POP N°022
	Data de Elaboração 12/01/16	Página 01 de 02

PROCEDIMENTO

1. Verificar se a porta de placa está fechada.



2. Fechar o software SoftMax Pro.

3. Desligar o computador.

4. Desligar o equipamento.

4.1 O botão ON/OFF está localizado na parte frontal do equipamento, no canto inferior direito (a luz apagada indica que o equipamento está ligado).



 <small>LABORATÓRIO MULTIUSUÁRIO DE ESTUDOS EM BIOLOGIA</small>	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	
	Desligar a Multileitora SpectraMax Paradigm Molecular Devices	POP N°022
	Data de Elaboração 12/01/16	Página 01 de 02

4.2 O botão de energia está localizado na parte traseira do equipamento, lado inferior esquerdo.



ATENÇÃO!

O nobreak que está conectado ao equipamento deve permanecer constantemente ligado.

NATUREZA DAS ALTERAÇÕES		
REVISÃO		ALTERAÇÕES
NÚMERO	DATA	